

BLUEHILL® UNIVERSAL

结果和原始数据导出选项



Bluehill Universal 提供许多导出测试结果和原始数据的选项。完成样品测试后，用户可以自动导出专业报告，或者创建采用自定义格式表格的输出文件，其中包含方法参数、测试结果和原始数据，并可随时导入实验室信息管理系统 (LIMS)。




导出文件与报告有何区别？

- 导出文件采用 CSV 或自定义文本文件格式，其中包含样品测试结果和/或原始数据，便于用户自行设计报告和格式。由于可以自定义，此类文件一般可以直接将结果导入单位的 LIMS 中。其默认文件格式是 CSV，但是用户可以根据自身需求自定义为任何文本格式。
- 报告可导出为 PDF、Word 或 HTML 文件，其模板格式较为规整，因此在样品测试结束后，可以立即与关键相关方分享测试结果。您既可以使用多种预设的报告模板，也可以自行创建报告，并可在报告中加入自己单位的徽标。报告中通常包括曲线图、结果表格及其它相关测试参数。

样品测试结束后可导出多少个文件？

- 每一种 Bluehill Universal 方法可配置为导出 1 到 2 个单独的自定义文件，此外每次测试结束时还可以导出一个 Bluehill 报告。

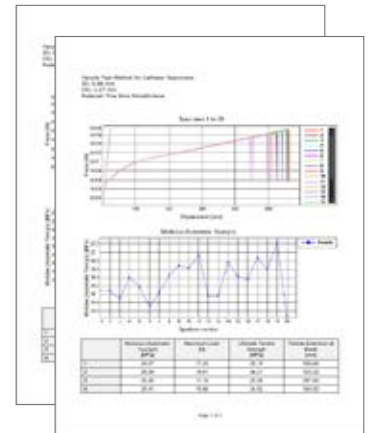

报告格式可进行怎样的自定义？

- 任何可自定义的文件扩展名
- 可选列标题、单位和分区标题
- 可自定义分区、行、列和值分隔符
- ASCII、UTF-8 和 UTF-16 编码类型
- 横向或纵向布局

作用

使用集成的结果和原始数据导出工具可以简化实验室报告流程，无需手动填写结果、复制和粘贴或输入数据库中，从而节省管理时间。它还省去了手动数据操作的麻烦，防止操作员输入错误值，减少重复测试，增强对测试数据的信心。